


· 使用注意事项

1. 电极内部填充有含有3 M NaCl的凝胶。保存时请务必使用3 M NaCl水溶液。若使用氯离子浓度不同的保存液进行保存，电极内部凝胶中的氯离子浓度会发生变化，导致电位无法保持。
2. 为避免污染，使用后请用纯水清洗电极。
3. 若连接处的陶瓷部件干燥，可能会导致支撑盐析出并造成损坏。
4. 该电极专用于本公司电解池，因此无法保证与其他公司产品的兼容性。
5. 请避免在强酸或强碱溶液中使用，否则可能会导致电极无法使用。6. 若将电极拧得过紧，可能会导致电极尖端折断。

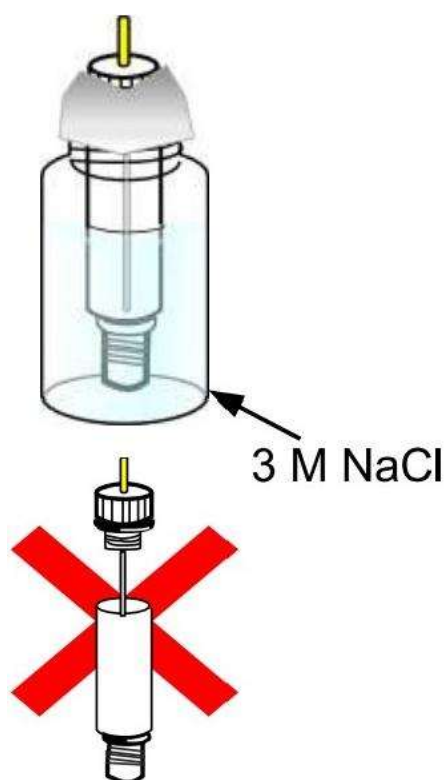

保存方法

请将3 M NaCl 水溶液倒入样品瓶等容器中，用于保存电极。为防止水分蒸发，请用聚乙烯薄膜等材料密封。请注意不要让保存液滴到接触针上。

* 注意

内部凝胶无法更换。若将电极拆解，可能会导致无法使用。

请从以下网址阅览电极的品检电化学数据
<https://www.als-japan.com/dl>