
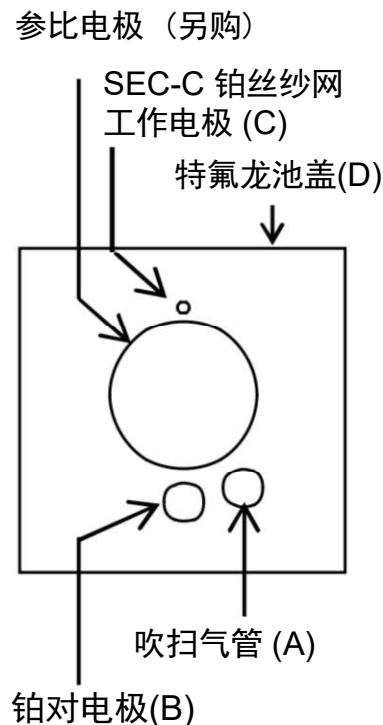


013716 SEC-CT 石英玻璃薄层 光谱电化学池套件(铂)

1. 内含品项

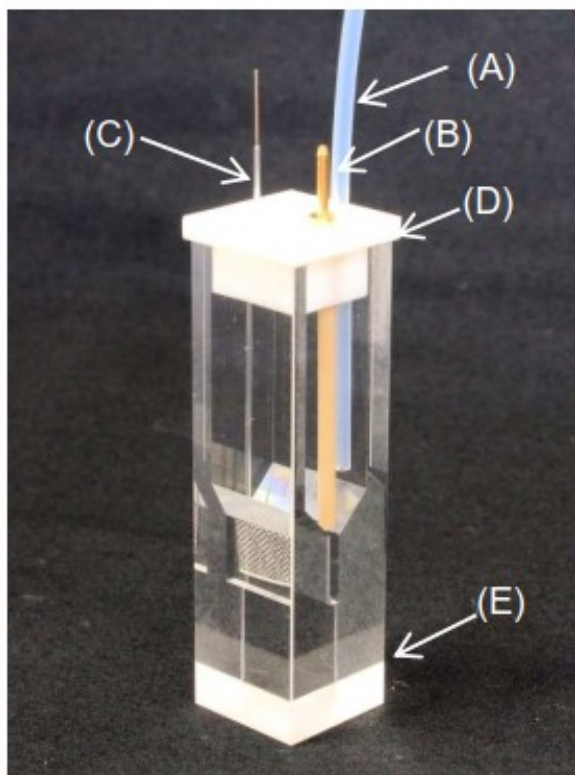

- (A) 吹扫气管 (ETFE), 10 cm
(B) SEC-C/05 光谱电化学用铂对电极
(C) SEC-C 光谱电化学用铂丝纱网电极(80目)
(D) SEC-C 光谱电化学用特氟龙池盖
(E) SEC-CT石英玻璃薄层光谱电化学池 (光程长1 mm)

2. 组装方法

- (1) 先将铂丝纱网工作电极(C)的带绝缘套管的铂金线从特氟龙盖(D)的背面在左图中标识的孔(C)位置中慢慢将其插入。
- (2) 然后将铂丝纱网工作电极(C)的网状部分放入1 mm光程长度部分。同时调节特氟龙池盖(D)使其正好盖在在石英池(E)上。注意操作时不要弯曲铂网电极(C)。
- (3) 接下来, 在左图对应的孔中插入铂对电极(B), 必要时请插入吹扫管(A)。
- (4) 将被测样品溶液从特氟龙池盖上的参比电极孔中注入试样池(至少220 μL)。注入溶液后, 请检查工作电极和对电极上是否有气泡 吸附。
- (5) 将参比电极插入指定的孔中。检查电极的液接部处是否有气泡。请注意不要留下任何气泡。
- (6) 将石英池(E)固定在比色皿池座上, 连接电位仪的各个接线, 需要将吹扫气管与供气管线连接。

3. 注意

- (1) 由于铂丝纱网工作电极的导线和丝网的连接处容易损坏, 请勿在此处弯曲电极。
- (2) 在安装电极时, 请注意不能让铂丝纱网工作电极(c)和铂对电极(B)发生接触。

注意此处易损坏



- | | |
|------|-------------------------------------|
| 另购品项 | 012167 RE-1B 参比电极 (Ag/AgCl) |
| | 013613 RE-1BP 参比电极 (Ag/AgCl) |
| | 013691 RE-1CP 参比电极 (Ag/AgCl/饱和 KCl) |
| | 013693 RE-2BP 甘汞参比电极(饱和 KCl) |
| | 013848 RE-7N 非水参比电极 |

BAS Inc.(日本)

中文网址: <http://als-japan.com.cn> 邮箱: sales@als-japan.com