


## 013365 DRE-PTK 铂圆盘可换型电极套件

感谢您购买我们公司的产品。

请在使用之前阅读下面的注意要点并检查套件中的内含配件是否与以下一致。

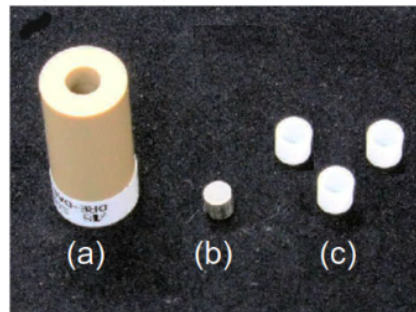

内含品项:

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| (a) 013361 DRE-DAS<br>圆盘组件    | 1个 |
| (b) 013367 DRE-PTD<br>铂圆盘     | 1个 |
| (c) 013339 DRE-SPC<br>特氟龙隔离垫圈 | 3个 |

### 注意:

组装或拆卸本DRE电极时, 必须使用013608 DRE-DCP圆盘电极抛光和交换用工具套件。任何由于使用其他工具而造成的损害不在我们的质量保证范围内。关于其他公司仪器的应用不在我们的质量保证范围内。

正面



背面

#### 1. DRE-DAS 盘片组装 (013361)

用于安装圆盘和隔离垫圈的部件。请勿长时间在强酸、强碱和有机溶剂中使用本部件。

正面



背面

#### 2. DRE-PTD Pt 铂圆盘 (013367)

直径为 4 mm 的铂圆盘电极部件。如果进行了化学或物理修饰后, 电极表面的恢复不属于我们的质量保证范围。

正面



背面

#### 3. DRE-SPC特氟龙隔离垫圈 (013339)

用于环电极和圆盘电极之间的绝缘部件。此垫圈将会因DRE电极组装或抛光而发生损耗。请经常更换垫圈以保证电极的性能。

请务必使用 013608 DRE-DCP 圆盘电极更换抛光工具进行组装、拆卸和抛光。对于因使用其他设备而引起的问题, 我们不承担任何责任。

请参考以下网页了解电极的组装和拆卸的方法  
<http://als-japan.com.cn/1947.html#defaultTab15>

### 注意事项

- 1) 请勿撕掉标签。在今后有问题咨询时, 必须要用到该标签上的产品编号和生产编号。
- 2) 电极内部必须干燥不可潮湿, 以避免内部黄铜零件的腐蚀。
- 3) 请勿用强酸或强碱溶液清洗电极。
- 4) 电极应避免受到强烈的冲击, 以防电极受损。
- 5) 请在室温和大气压下使用电极。
- 6) 与其他公司仪器的应用不在我们的质量保证范围内。
- 7) 如果电极表面进行了化学或物理修饰后, 电极表面的恢复不属于我们的质量保证范围。

请从以下网址浏览电极的品检电化学数据

<http://www.als-japan.com/dl/>

BAS Inc.(日本)

中文网址: <http://als-japan.com.cn/>

邮箱: [als-sales@bas.co.jp](mailto:als-sales@bas.co.jp)