


013693 RE-2BP甘汞参比电极

1. 内含品项

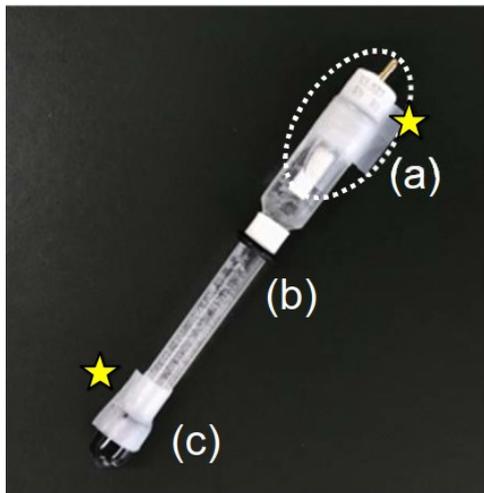



- (a) RE-2BP电极主体
- (b) RE-2BP支架管
- (c) 保护盖

※ 使用开始时, 请先将 (★标注的2处) 封口膜剥开, 然后取下黑色保护盖(c)

2. 使用前检查电极

请检查RE-2BP支架管 (b) 的内部溶液中是否有气泡存在。如果发现 RE-2BP支架管 (b) 的陶瓷液接部或电极主体 (a) 的前端有气泡的话, 用手指轻弹电极或捏住电极上部轻甩将气泡除去。

注意: 如果经过一段时间的使用后, 电极主体 (a) 的前端没有浸到内部溶液而露出液面的话, 请将电极主体 (a) 拧开取下将饱和氯化钾溶液注入RE-2BP支架管 (b), 直到电极主体前端能浸入到内部溶液中 (如右图所示)。

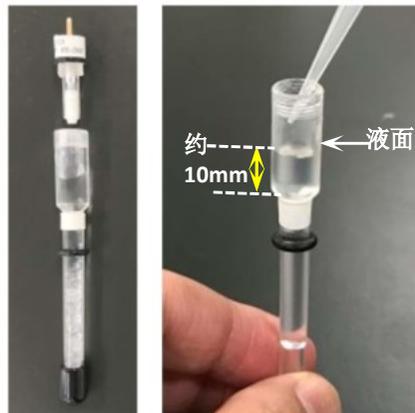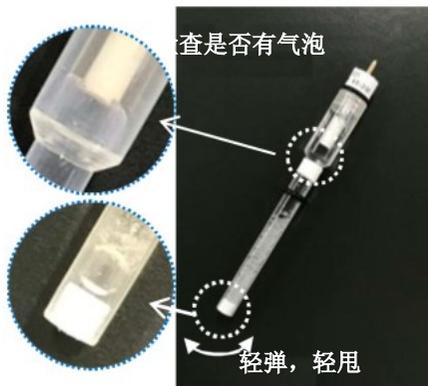

3. 电极保管

使用后请用离子交换水清洗RE-2BP支架管 (b) 的前端。将水擦干并将电极支架管浸泡在饱和氯化钾溶液中保管。如果电极很长一段长时间不使用时, 请用封口膜密封主体 (a) 和支架 (b) 之间的连接部分, 并将电极浸泡在饱和氯化钾溶液中。如果保管不当, 有可能造成电极电势漂移或液接部的损坏。



产品编号 012108
RE-PV 参比电极保管用小瓶, 10 mL
(另购商品)

!! 注意事项 !!

1. 该电极主体 (a) 中含有有害物质。要小心操作和处理。
2. 请勿撕去电极主体 (a) 上贴的标签。在今后有问题咨询时, 必须要用到该标签上的产品编号和生产编码。
3. 请勿在强酸或强碱溶液中使用电极, 以防电极不能正常使用。
4. 请在室温和大气压下使用电极。
5. 电极应避免受到强烈的撞击, 以防损坏。
6. 请勿随意拆开电极, 自行拆开电极而造成的电极不良, 不属于我们的产品质量保证范围。
7. 在使用后, 液接部陶瓷可能会变色。这是陶瓷材料的特性, 陶瓷变色不在我们品质保证范围内。
8. 本电极仅适用于水溶液体系。请勿在有机溶剂中使用。

请从以下网址浏览电极的品检电化学数据

<https://www.als-japan.com/dl>

独家经销商: BAS Inc. (日本)

中文网址: <http://als-japan.com.cn> 邮箱: als-sales@bas.co.jp