


013448 RE-3VT 螺纹型参比电极 (Ag/AgCl)


1. 电极使用注意事项

- 电极内部充填了含有3M NaCl的凝胶。为使电极的电势稳定，在保管电极时请务必使用3 M NaCl 溶液。如果在不同浓度的氯离子溶液中保管电极的话，就会使内部凝胶中的氯离子浓度变化，从而导致电极电势的漂移而产生误差。
- 电极使用后，请用蒸馏水清洗电极，以避免污染。
- 如果先端液接部发生干燥，会因析出的电解质盐的结晶而损坏（堵塞，裂缝）。
- 本电极是专门用于ALS品牌的流动池的匹配使用，不能保证与其它品牌产品的兼容使用。
- 请勿在强酸或强碱溶液中使用电极。

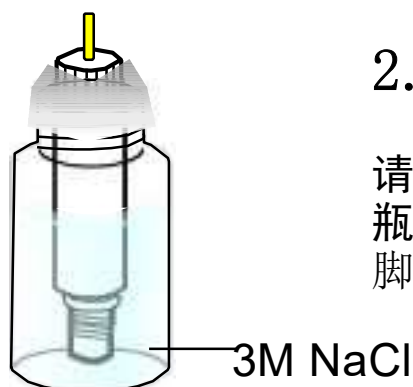

2. 电极的保管方法

请使用3 M 氯化钠溶液保管电极，并用封口膜将瓶口封住以防止内部溶液的蒸发。不要弄湿引线脚，以避免腐蚀。

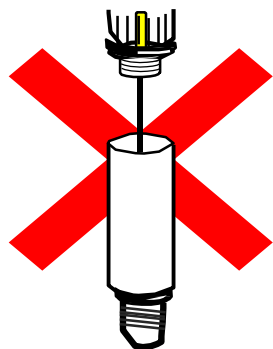

【禁止事项】

禁止拆卸电极（左图的行为禁止）。因电极内部的凝胶不能交换恢复，电极拆开后即刻损坏。

You can browse the checking data of electrode in below URL.
<http://www.als-japan.com/dl/>

BAS Inc.(日本)

中文网址: <http://als-japan.com.cn/>

邮箱: als-sales@bas.co.jp