

# 试样架桥管使用注意事项

感谢您购买我们ALS的产品。

请您在使用前仔细阅读以下使用注意事项。

如果在使用时违反了以下的注意事项而造成的故障，不属于我们的品质保证范围。

1. 请在下列溶剂中使用试样架桥管。

- 水溶液
- 甲醇(MeOH)
- 乙醇(EtOH)
- 乙腈(AN)
- 碳酸丙烯酯(PC)
- 二甲基亚砷(DMSO)
- N, N-二甲基甲酰胺(DMF)
- 四氢呋喃(THF)

因为使用任何其他溶剂而发生的產品故障，不属于我们品质保证范围。

2. 试样架桥管不得用于对玻璃有腐蚀性的酸或碱溶液中。


3. 为了避免玻璃管的破裂，电极应避免受到强烈的撞击。

4. 请勿触摸液接部（先端离子渗透性多孔玻璃）

5. 请勿将使用过的架桥管在空气中干燥。先端的多孔玻璃（液接部）会因为干燥而析出的电解质盐的结晶而损坏（堵塞，裂缝）。使用后请将双液接架桥管内部清洗干净，然后在管中注入电解质溶液并将架桥管先端浸泡在相同的电解质溶液（电解质+溶剂）。如果架桥管长期不使用时，请在洗净后，向管内注入去离子水，乙醇或乙腈等溶剂，并将液接部浸泡在相同溶剂中保管。

示例：

外径 6 mm 试样架桥管

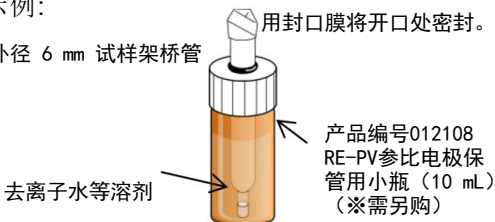

6. 在实验前请在试样架桥管上安装上O型环

BAS Inc.(日本)

中文网址: <http://als-japan.com.cn>

邮箱: [als-sales@bas.co.jp](mailto:als-sales@bas.co.jp)