

013820 Mode13325软件（中文）

感谢您购买我们的产品。本快速手册将指导您通过安装3325型双电位器调节器软件和USB驱动程序。在使用USB电缆将3325型主单元连接到PC上之前，必须安装USB驱动程序。

1. 软件安装

运行在USB盘中的“als3325en-inst.exe”。

将在桌面上创建一个“ALS3325en.exe”的快捷方式，并将在C：驱动器上创建一个文件夹“als3325en”。

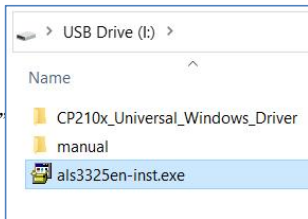


图1. 软件安装

2. 安装USB驱动程序

请检查Windows的版本。在任务栏的“Search”中输入“winver”，然后按“Enter”执行命令，屏幕显示Windows版本信息。

在步骤2.1中为Windows 11、Windows 10（1803及以上版本）安装USB驱动程序，在步骤2.2中为早期版本安装USB驱动程序。

2.1. Windows11 (x64)、Windows10 (1803及以上) (x64、x86)

打开“CP210x_Universal_”

“Windows_Driver”是USB盘中的文件夹。

将光标放在silabser.inf上，然后右键单击以打开下拉菜单。

选择“Install”以运行安装。

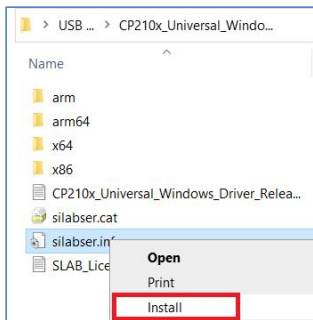


图2.1 CP210x_Universal_Windows_Driver的安装

2.2. 早于Windows10 (1803) (x64、x86)

在步骤1中创建的C：驱动器的“als3325en”文件夹中打开“USB Driver”文件夹。

双击CP210xVCPInstaller_x64.exe (64位版本) 或

CP210xVCPInstaller_x86.exe (32位版本)

然后继续进行安装。

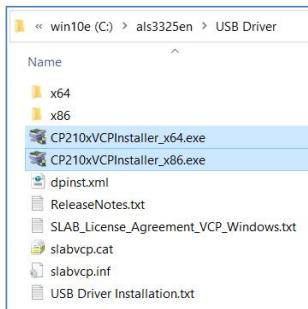


图2.2 旧版USB驱动程序的安装

3. 设备连接

用USB线将Model3325双恒定电位仪连接到Windows PC上。一段时间后，USB连接将被识别。如果连接成功，**Silicon Lab CP210x USB to UART Bridge (COM*)** 将显示在PC设备管理器的端口（COM和LPT）下，如图3所示。

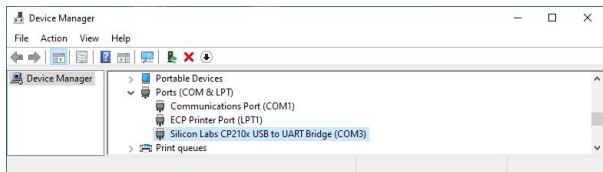


图3. 设备管理器中的连接确认

4. 启动软件

单击步骤1中创建的桌面快捷方式“ALS3325.exe”图标，启动该软件。

有关设备的详细使用，请查看URL：<http://als-japan.com.cn/support-instrument-manual.html>

制造商：ALS Co., Ltd (日本)

中文网址：<http://als-japan.com.cn/>

邮箱：sales@als-japan.com

独家经销商：BAS Inc.(日本)